

이걸 모르고 맨날 쓰던 거 샀네




이제라도 알아서 다행!

생각지도 못했던 작은 요인들 때문에 실험 결과가 바뀌기도 하듯이,
실험에서는 사소한 시약 하나라도 좋은 제품을 쓰면
그냥 내리는 전기영동 하나도 논문 데이터가 됩니다.



BICodeGen™ 50× TAE Buffer / 10× TBE Buffer

고순도 원료의 사용으로
더 깨끗하고 고해상도의 결과를
얻을 수 있습니다.

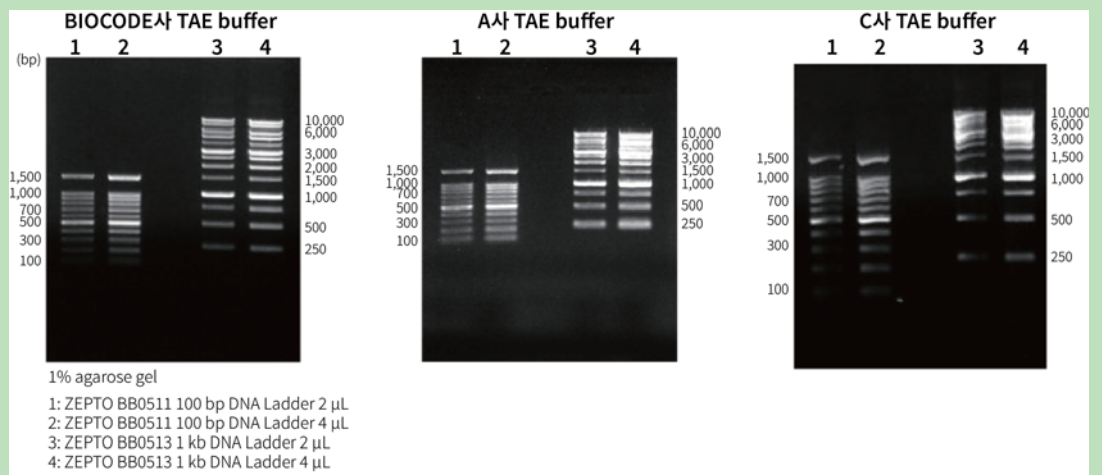





BCodeGen™ Agarose Tablet / Powder

고품질 Agarose를 별도 첨가물 없이
Tablet 제형으로 제작하여
간편한 사용이 가능합니다.




BCodeGen™ Green In-Gel Dye, 1:20,000 (Safe dye)

인체에 무해한 Safe dye,
낮은 Background와 높은 Signal로
고감도의 선명한 밴드를 확인하세요.

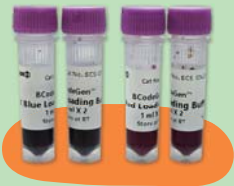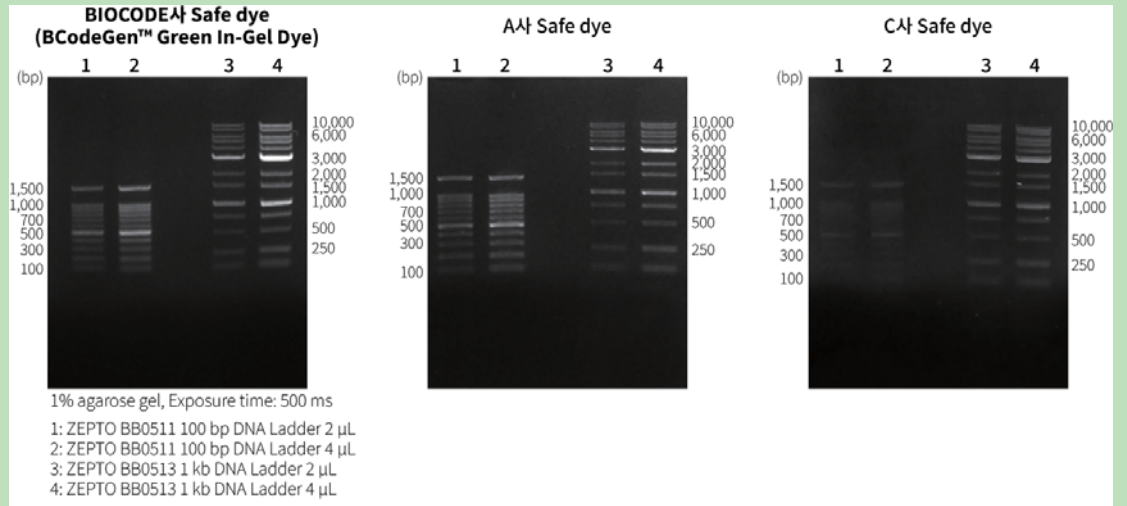

BCodeGen™ 6× Red Loading Buffer / Blue Loading Buffer

선명한 Dye로 전기영동 정도의 확인이 용이하며,
점도가 낮아 Tip에 남는 양이 적습니다.
Blue, Red 2종이 있습니다.

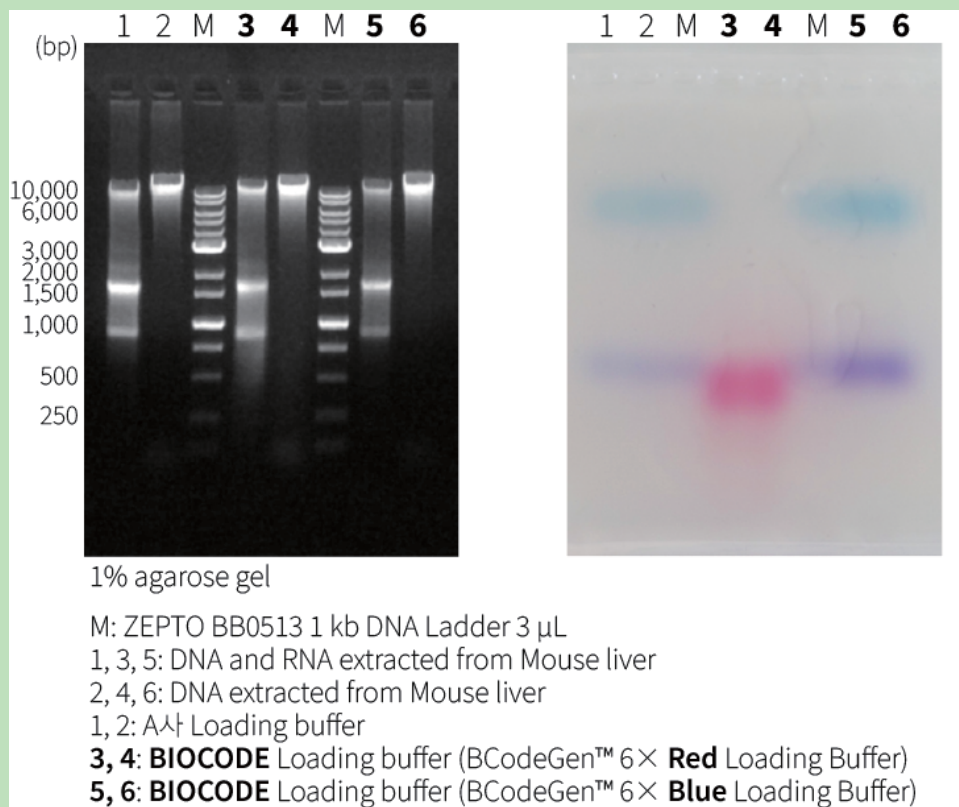

간편함에 간편함을 더했다!

무게 잴 필요없이 빠르고 쉽게 쓰는 Agarose Tablet



스- 돌리면
송- 나오는
회전형 프레임

BCodeGen™ Agarose Tablet

그거 아세요?
타사 Agarose tablet은 최대 5분간 실온 방치가 필요합니다.

실온에서 3~5분간 방치한 후

이 필요 없어 분말보다 깨끗
하고 안전하게 사용하기 쉽습니다. 이 제품은 적정 Buffer (buffer의 부피를 결정하기 위해 표 1 참조)에 첨가하여
실온에서 3~5분간 방치한 후 가열하여 agarose gel을 제조할 수 있습니다.

- Eliminates Weighing
- Fast Dissolving, Just 2 Minutes
- Environmentally Friendly, Solvents Free
- Consistent, Reproducible Gels

Fast Dissolving, Just 2 Minutes

약 1-3분정도 tablet이 잘 녹을 수 있도록 실온방치

soak tablets in a buffer (~ 4 minutes)

2. Before heating soak tablets in a buffer (~ 4 minutes) until tablets completely break into fine-particle slurry. Swirl the slurry to break up any remaining particles.
Important: Ensure tablets break up entirely. Heating will render non-dispersed agarose particles insoluble.

- 1) 원하는 running buffer를 agarose tablet에 첨가 (표 참고), 약 1-3분정도 tablet이 잘 녹을 수 있도록 실온방치
- 2) agarose tablet이 투명해질 때까지 잘 녹을 수 있도록 혼합된 용액을 warm up
- 3) 잘 녹여진 gel 용액을 약 60°C 까지 cool down.
- 4) DNA dye를 필요에 따라 첨가
- 5) 굳혀진 gel로 running 하고, Blue light 또는 UV illuminator로 band 확인

BCodeGen™ Agarose Tablet은
휘- 휘- 흔들어 바로 사용합니다.

진.짜. 편리한 Agarose는 바로 이런 것