

BCodePro™ 10× Fast Transfer Solution

10~15분 이내 트랜스퍼 완료!

Semi-dry transfer용 Fast Transfer Buffer


BICODE

Fast Transfer Solution

트랜스퍼 후의 Gel



Membrane

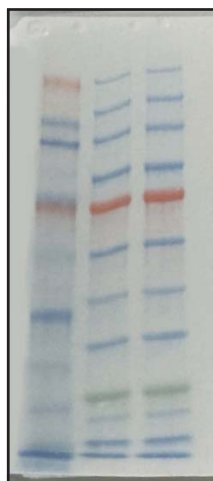


BICODE, A사 모두 25 V, 15 min 트랜스퍼 진행
Gel: BC-PAGE, 4-20%
Blotter: WSE-4025 WSE-4025 HorizeBLOT 2M

A사


Semi-dry transfer buffer

트랜스퍼 후의 Gel

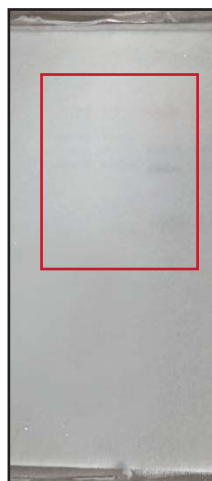

100 kDa 이상
트랜스퍼 효율 낮음

Membrane

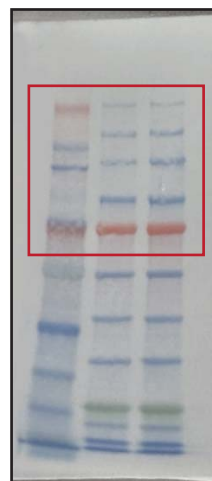

트랜스퍼가
균일하지 않음

Transfer pad

저항이 낮아 발열을 최소화하여 Transfer에 최적화

Semi-dry, Wet transfer 모두 사용이 가능한
paper를 넘어선, Transfer에 최적화된
특수재질의 Transfer pad!


Blot membrane

Membrane 자체의 형광을 낮춰

Chemiluminescence 뿐 아니라 Fluorescence 검출도 문제없습니다!

BCodePro™ Fast Transfer pack, PVDF

Transfer는 번거롭고, 신경쓸 게 많다?
Fast Transfer pack을 쓰면, **Transfer는 간단하다!**
Transfer buffer, Membrane, paper 별도 준비할 필요없이
하나로 끝!

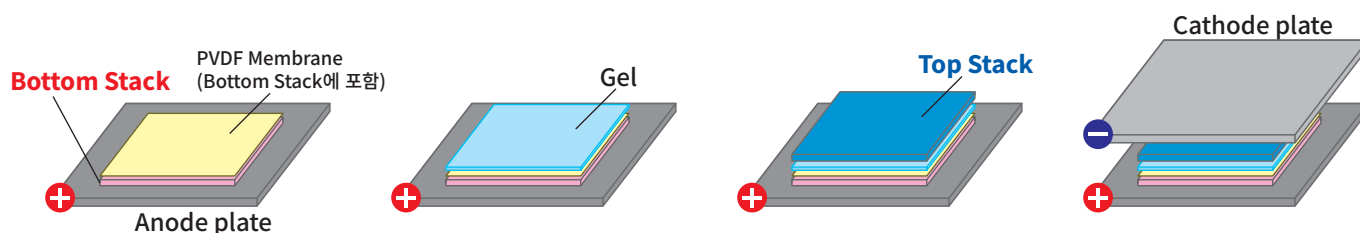

1. Bottom Stack 올리고
2. Gel 올리고
3. Top Stack 올리고 Rolling Rolling
4. 끝

빠르다

최대 250 kDa까지 25 V, 10분 이내 트랜스퍼 완료

편하다

Gel만 준비하면 끝

Ordering information

Code No.	Product	Quantity
BCS-PR69001	BCodePro™ Fast Transfer pack, PVDF (mini-gel size)	10 pack/box